



LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DELLE CENTRIFUGHE

- Può utilizzare le centrifughe solo il personale **addestrato/informato**:

- sulle modalità di utilizzo e di esercizio della macchina,
- sui rischi associati a specifiche procedure di centrifugazione,
- sulle procedure fissate per il normale esercizio e per l'emergenza.

- Porre particolare attenzione durante la fase di caricamento dei campioni (**CHE DEBONO ESSERE APPAIATI PER PESO**):

- Il rotore ad angolo fisso può essere caricato anche con un numero di campioni inferiore a quello massimo ma è d'obbligo la loro disposizione **SIMMETRICA**

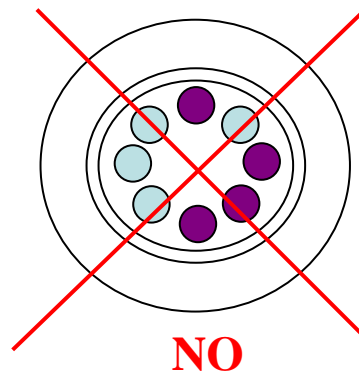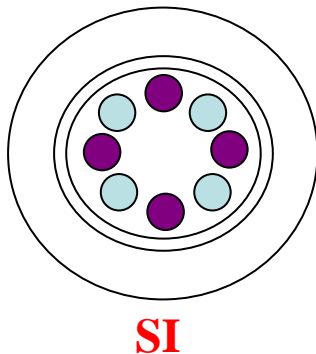

- Una volta avviata la centrifuga, **aspettare** che essa sia a regime prima di allontanarsi, al fine di interrompere il processo operativo qualora insorgessero anomalie.

- Se, nella fase di avviamento o durante l'esercizio, si verificassero dei **rumori** o vibrazioni anomale, interrompere il processo operativo ed allertare il preposto.

- **Non forzare** per alcun motivo **lo sportello** di apertura della centrifuga, ma attendere il consenso all'apertura.

- In caso di **manca di corrente elettrica**, il recupero dei campioni deve essere effettuato secondo le **istruzioni** contenute nel manuale fornito dal costruttore (il manuale si trova nella stanza centrifughe)

- Qualsiasi **liquido** che viene a contatto con la centrifuga deve essere immediatamente **rimosso**, perché ha la capacità di avviare la corrosione, la principale causa di danneggiamento della centrifuga. -