

Brevi istruzioni per l'utilizzo dello spettrofluorimetro Agilent

Per fare la misura:

si posiziona la cuvette con il campione,

si clicca su **start**

chiede dove salvare: la directory si chiama: **Didattica – LAB INORG 25-26**

per ogni spettro vengono salvati due file:

uno con il formato del software dello spettrometro

e uno è un file di testo che si può aprire con Excel (per elaborarlo ricordare che le colonne sono separate da ,)

terminata la registrazione dello spettro si toglie la cuvette e la si pulisce.